

Handleiding

GEBRUIKSAANWIJZING HANDCHLOORMETER MET TABLETTEN

- Druk op  , het display geeft nu CL6 aan. Zo niet, dan de  knop indrukken totdat CL6 wordt weergegeven.
- Vul het flesje met 10 ml (tot het streepje) van het te ijken vloeistof en draai het dekseltje erop. En maak het flesje aan de buitenkant droog.
- Plaats het flesje in de meter met het pijltje op het flesje en het pijltje op de meter naar elkaar toe  , en druk de rubber ring rond het dekseltje aan zodat er geen licht onderdoor kan komen.
- Druk op  en wacht tot het scherm 0.00 aangeeft.
- Voeg nu 1 tablet DPD1 toe aan het flesje, stamp het tabletje kapot met bijgeleverde kunststof stamper, sluit het flesje met de deksel en schudt het flesje voorzichtig. De vloeistof zal nu roze verkleuren.
- Plaats het flesje binnen 20 seconden weer terug, zoals in stap c) beschreven.
- Druk op  , en wacht totdat de meter een waarde aangeeft. Dit is de waarde van het vrij chloor.
- Voeg nu 1 tablet DPD3 toe aan het flesje, stamp het tabletje kapot, sluit het flesje en plaats het op dezelfde manier terug in de meter zoals in stap c).
- Houd nu de  knop ingedrukt en druk tegelijkertijd op de  knop.
- De meter zal nu 2 minuten gaan aftellen, en geeft daarna de waarde aan van het totaal chloor.

k) Maak alles goed schoon na gebruik !

